

1 Kies vruchten

- a** **Pluk 15 representatieve vruchten per perceel.** Bij grote verschillen in grondsoort binnen het perceel adviseren wij u meerdere testen per perceel toe te passen.
- b** **Neem vruchten van bomen met een normale dracht,** zonder afwijkingen (zoals vruchtboomkanker, gebreksziekte). **Sla bomen met een lage of een zeer overvloedige dracht over.**
- c** **Pluk de vruchten in het gebied tussen 0,50 en 1,80 meter** en neem telkens één vrucht per boom. **Bij meerdere plukken,** pluk dan die vruchten die naar verwachting in de eerste pluk meegenomen zullen worden.
- d** **Neem vruchten van zowel de zon- als de schaduwzijde van de boom.** Vruchten met een in- (bijv. glazigheid) of een uitwendig gebrek (bijv. fruitmot) niet meenemen in de bepaling. Indien er sprake is van voorlopers, dienen deze verwijderd te worden uit het monster.
- !** **Ga binnen 1 uur door naar stap 2** en volg de werkwijze met behulp van de pictogrammen (zie binnenzijde doos)

2 Maak sapmonster



Snij uit elke vrucht een schijf met een dikte van circa 0,5 centimeter.



Snij een partje inclusief schil uit de schijf. Kies bij appels met een blos de bloszijde van de schijf.



Doe de extractievloeistof en de 15 partjes in één compartiment van het extractiezakje.



Sluit het zakje en knijp alle stukjes in max. 1 min. met de hand fijn.



Neem direct met de pipet sap uit het andere compartiment van het zakje.



Breng binnen de cirkel op het monsterkaartje exact 1 druppel sap aan.



Laat het kaartje volledig drogen aan de lucht (tenminste 1 uur).



Voorzie het monsterkaartje van de gecodeerde sticker en stop het kaartje terug in het zakje met droogmiddel.

3 Stuur op

- a** **Log met uw persoonlijke code** in op onze website www.nsure.eu.
- b** **Klik op 'Monster Aanmelden'** en vul de gegevens over het monster volledig in.
- c** **Geen internet?** Dan kunt u het bijgeleverde monsterinformatieformulier invullen en meesturen met het monsterkaartje. **Plak de tweede identieke sticker op het formulier.**
- d** **Stuur het kaartje** per post naar NSure in de bijgeleverde envelop.
- e** **U krijgt het testresultaat** per e-mail of fax, binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw monster. **Heeft u haast?** Kruis dan het hokje URGENT aan bij het aanmelden van uw monster of op het formulier (toeslag 15%). We leveren het resultaat dan in 24 uur.

Voor meer informatie ga naar onze site www.nsure.eu of bel: 0317-466666. **Wij helpen u graag!**